


GP20Na

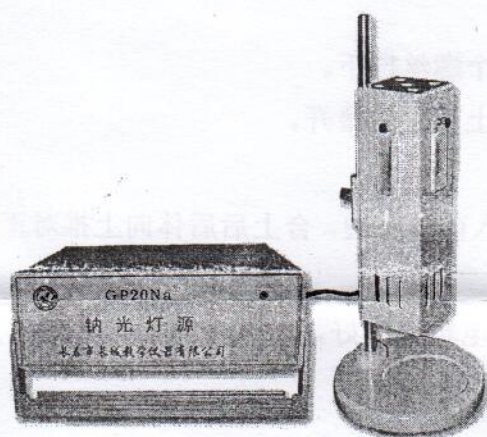

钠光灯源

使用说明书



长春市长城教学仪器有限公司

地址：长春市乐群街一条 40 号

电话：(0431) 84863570 84843410

邮编：130031

网址：<http://www.ccjy.name>

电子信箱：ccjy4843410@163.com

一、用途特点:

升降式钠光灯源做为常用的单色光源,被广泛应用在物理光学实验中,主要作为单色仪、旋光仪、偏振仪、折光仪器的单色光源、用来测量棱镜折射率、等厚干涉现象、测光波波长及角色散率、偏振和旋光现象等实验、具有光亮度稳定、使用方便、结构紧凑等特点、是大专院校物理实验室必备的单色光源。

二、主要技术参数:

输入电压: AC220V \pm 10% 50Hz,

方形灯罩: 可 90 度旋转, 3 方向窗口, 挂式毛玻璃设计。

灯 座: 陶瓷材质

三、使用方法:

(一) 灯管安装:

- 1、首先把灯罩后体两个螺丝拧下。
- 2、将灯罩前后两体顺上下方向错开。
- 3、拧上灯管
- 4、将灯罩后体底边插入前体底边,合上后后体向上推对正两螺丝孔,拧好螺丝。

(二) 仪器使用:

用连接线将光源与电箱连接好,接通电源,打开电源开关,等电源发出的光稳定后便可使用。

四、使用注意事项:

- 1、保持干燥及通风散热。
- 2、避免振动及酸、碱腐蚀气体。
- 3、不可频繁通断电,以免影响使用寿命。

五、仪器成套性:

- | | |
|--------------|-----|
| 1、电 箱 | 1 个 |
| 2、升降式调节架 | 1 套 |
| 3、钠光灯管 | 1 只 |
| 4、备用保险丝 (3A) | 1 个 |
| 5、备用窗口毛玻璃 | 2 块 |
| 6、备用窗口螺钉 | 2 个 |